

# **PRACTICA :OBSERVACIÓN DE CELULAS ANIMAIS**

## **EPIDERMIS DA MUCOSA BUCAL**

### **MATERIAIS**

Azul de metileno  
ou Vermello Neutro

Mondadentes

Mecheiro

Portaobxectos-Cubre

Microscopio

Contadotas

Auga destilada

Cubeta de tinción

### **MÉTODO**

- Raspar cun mordadentes o interior da meixela .
- Extender o raspado nun portaobxectos ,facendo a extensión nunha sóa dirección .
- Fixar a preparación , pasandoa pola chama do mecheiro .
- Tinguir con azul de metileno ou vermello neutro( 2-3 gotas)
- Esperar durante 2-3 minutos ,a que seque .
- Lavar a preparación con auga ,e colócase un cubre para a observación ó microscopio.

### **Observación ó microscopio**

